

Per Modello 222 con versioni software successive alla 3.0

Per Modello 242 - Junior - con versione software 3.6 o successive

Durante la procedura di update sarete invitati a registrare il vostro strumento, se non ancor registrato


1. Accendere lo strumento




2. Selezionare impostazioni




3. Selezionare "Aggiornamento"

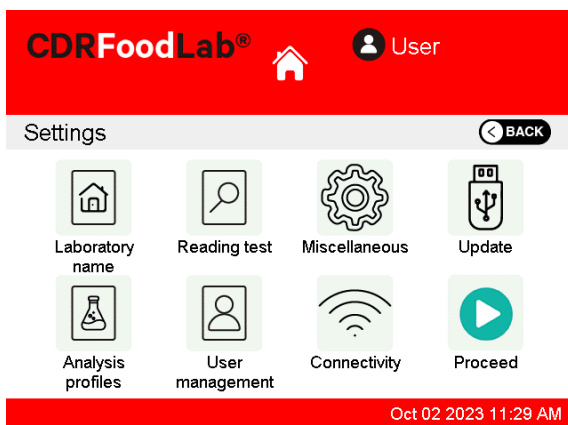

4. Seguire le istruzioni sul display e collegare lo strumento al PC, usando il cavo USB in dotazione

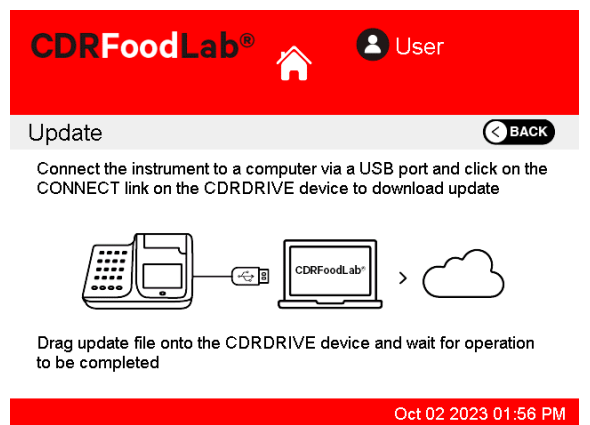


5. Aprire CDRDRIVE sul computer

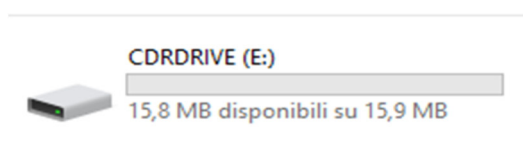


6. Cliccare sul link .connect link in CDR DRIVE

Verrete reindirizzati sul sito web CDR resource

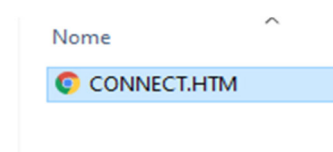

7. Selezionare “Your instrument is not updated, please update it!” nella schermata in alto

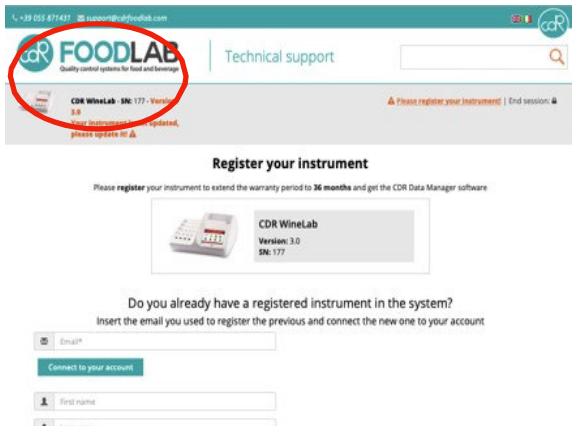

8. Cliccare per scaricare l'ultimo update

Software updates




Software version

CHANGE LOG:


- new analysis available (opt)
- resolution of various bugs
- minor changes

Follow the steps below to update

9. Trascinare il file scaricato nella cartella CDRDRIVE in modo da avviare la procedura di update

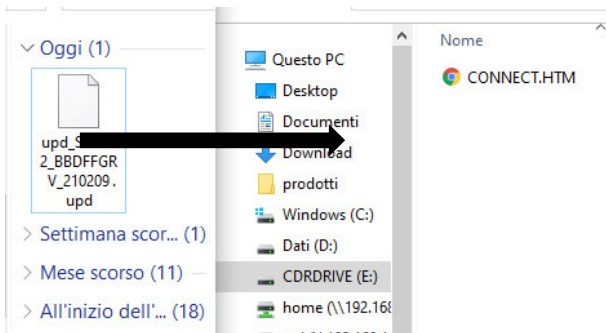

10. Attendere che la procedura di update sia terminata e che lo strumento si riavvii

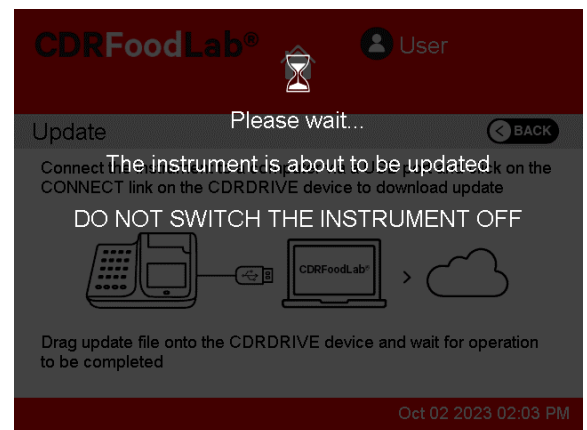

11. Scollegare lo strumento dal PC e connetterlo nuovamente. Cliccare nuovamente su .connect in CDR DRIVE

